

尊敬的用户：

感谢您选购了 Chromai 公司的 Leaps 系列产品，为了保证您的仪器能够顺利完成安装验收，下列安装条件需要您的配合。



·环境要求：

1. 实验室工作温度为 15 – 35℃，相对湿度<80%，无强气流直吹仪器。

注：为获得最佳的分析性能，建议八小时内工作环境温度：25±2℃。

2. 仪器需要放置于坚固、水平的工作台上。台面深度要求大于 70 cm，宽度大于 250 cm，前后留出 10 cm 的空隙，两边留出 5 cm 的空隙，以方便操作。



·电源要求：

1. 单相交流 220V±10%，50–60Hz，具有单独良好的接地。
2. 为了您的仪器能安全、稳定的工作，建议您配备稳压电源。
3. 准备高质量、额定电流 10A，**总数≥8 个单相三孔插座的合格万用接板。**
4. 为了防止意外断电所带来的对仪器的损坏，Chromai 建议您采用 UPS，UPS 输出波型应为正弦波,220V 单相输出，总配电功率大于 2KVA。



·试剂要求：

1. 二次重蒸馏水，1000 毫升以上（**用 0.45μm 水相滤膜过滤**）。
2. 甲醇和乙腈等（色谱纯），各 500 毫升以上（**0.45μm 有机相滤膜过滤**）。



·其他要求：

1. 电脑，在技术服务人员到达现场之前，应备好电脑。
 - a) 电脑配置要求：酷睿 i3 以上级别，**主板带有至少一个串口（RS-232）、联机路由器或集线器**，4G 内存以上，256G 以上硬盘空间，CD-RO；

- b) 显示器分辨率 1024*768 以上，中文 Windows 10 专业版操作系统。
2. 用户实验室应备有溶剂过滤器、超声波清洗仪、烧杯、容量瓶等常用仪器和玻璃器皿。
3. 若配有其他检测器，则需准备该检测器相应条件。



·特别说明：

1. 当仪器运到现场时，若发现包装已破损，请让运输部门签字确认并及时反馈 Chromai。
2. 仪器运到现场后，用户请勿自行拆开包装箱，必须由 Chromai 授权工程师安装时开箱验货。
3. 为更好的为您服务，双方在友好协商的情况下，Chromai 将及时协为您安排安装服务。

如以上条件都准备完成，请在下面签字栏中签字并扫描 PDF 邮件至：

科诺美（北京）科技有限公司

Tel: 010-80429960 产品与服务热线

Email: service@chromai.com

Web: www.chromai.com

工作时间：周一至周五，8：30——12：00， 13：00——17：30。

感谢您的合作，如有任何疑问请致电科诺美（北京）科技有限公司。

Leaps 系列产品预安装条件反馈表

(扫描 PDF 邮件到 service@Chromai.com)

项目	要求	是/否	备注
环境要求	实验室及工作台准备好了吗?		
电源要求	电源准备好了吗?		
	有稳压器吗?		
	有接地线吗?		
溶剂要求	所列之试剂是否都准备好?		
其他要求	电脑如自购, 是否满足最低配置要求? 是否带有 RS-232COM 口 (9 针) 路由器/集线器数量 请提供电脑以下部分的配置情况 (CPU, 内存, 显示器规格, 操作系统)		

如以上条件确认无误, 请将本页签字回传给 Chromai。有任何疑问欢迎致电 Chromai。

Tel: 010-80429960

Email: service@Chromai.com

用户单位_____

用户签字_____

联系方式_____

日 期_____