

Chromai 维护保养计划建议

模块	项目	建议更换周期	建议措施
泵	入口滤杯	每1年	·每3个月进行清洗
	柱塞密封圈	每1年或输液120L	·遇压力波动大，保留时间不稳定时需检查密封性 ·更换柱塞杆密封圈时，需要仔细检查柱塞杆是否有划痕，如有柱塞杆也必须同时更换
	清洗头密封圈	每1年或输液120L	
	泵头O型圈	每1年	·应随柱塞密封圈同时更换
	出口滤芯	每1年	·背压大时需立即更换
	柱塞杆	每2年或每更换2次柱塞密封圈时	·需同时更换柱塞密封圈
	单向阀	每1年	
	放空阀O型圈	每1年	
	蠕动泵管	每1年或每2000小时	
自动进样器	取样针	每2年或50,000次进样后	
	进样阀转子	每5年或100,000次进样后	·发生泄漏时需立即更换 ·更换时需检查定子，如定子有划痕或损伤也必须同时更换
	注射器	每5年或100,000次进样后	
	分配阀	每5年或100,000次进样后	
紫外检测器	氙灯	每1年或每2000小时	·基线噪声大时需要检查光源能量
	钨灯	每1年或每2000小时	·基线噪声大时需要检查光源能量
	流动池	每2年或污染	·每6个月进行清洗
蒸发光检测器	LED	每2年或每5000小时	·基线噪声大时需要检查光源能量
	雾化器	N/A	·每6个月进行清洗

注：

此表所列建议更换周期仅供参考，并非保用周期。

具体使用寿命和仪器的使用条件关系很大，受到溶剂/缓冲液类型、流速和压力，溶剂/样品的洁净程度，以及实验室环境等因素影响。

因此，这个建议根据的只是平均使用情况。